



VOOR EEN HYGIËNISCHE
OMGEVING OP ELKE WERKPLEK

Lumitester™ Smart

Hygiënecontrole
in drie makkelijke stappen

Toegang van waar dan ook
met cloudopslag



Bekijk de gegevens met de app

Met **A3**-detectie
ATP+ADP+AMP

Betrouwbaarder en gevoeliger

A3 vindt wat andere niet vinden



MAAK HYGIËNECONTROLE VOOR IEDEREEN EEN GEWOONTE

Iedereen kan met de app makkelijk de hygiëne controleren



Metten

Makkelijk in het gebruik, resultaten binnen 10 seconden

STEP 1 Staafje

Haal het staafje over het monster en doe het staafje in het hoofdtoestel



STEP 2 Meten

Schud goed en doe in de Lumitester



STEP 3 Analyseren

Metingen (RLU) binnen 10 seconden getoond




Beariiben

App om voortdurend meerdere gegevens te controleren

De geregistreerde gegevens kunnen in een tijdserie worden getoond middels registratie met onze gespecialiseerde app. De inspectiepasseraties worden automatisch in een diagram vastgelegd, en verbeteringen zijn te bekijken. Werknemers zullen zich beter van hygiëne bewust worden, en zullen een hoge hygiënorm op hun werkplek aanhouden, waardoor u in uw zaak meer vertrouwen kunt opbouwen.



Toon tijd-seriegegevens voor elke inspectie

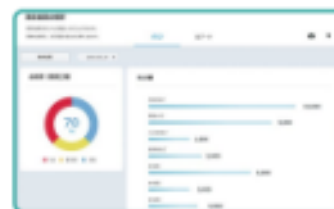

Bekijk de algehele inspectiescores in diagrammen



Verbin

Gecentraliseerde multisite-gegevens met cloudgegevensbeheer

De gegevens worden in de cloud opgeslagen en men kan er van waar dan ook ter wereld toegang toe hebben. Dit maakt een snelle detectie en reactie op eventuele problemen mogelijk.



■ Lumitester™ Smart Productcode: 1902653

Meettijd	10 seconden
Gegevensoutput	RLU (Relative Light Unit)
Stroomvoorziening	2 alkaline of nikkelhydride oplaadbare batterijen (AA)
Accessoires	2 alkaline batterijen (AA), schoonmaakborstel, USB kabel, bandje, Snelstartgids

- ✗ Gebruik dit product uitsluitend voor hygiënecontrole.
- ✗ Lucipac A3 en Lumitester Smart moeten niet gebruikt worden om algemene levende bacteriën te tellen of specifieke ziektekiemen te detecteren.

LuciPac™ A3 Surface	Product code: 1702671	100 staafjes/set
LuciPac™ A3 Water	Product code: 1702672	100 staafjes/set

Opslagomstandigheden	2-8°C (Niet invriezen)
25°C	14 dagen (ongeopend)
30°C	5 dagen (ongeopend)
Vervaldatum	15 maanden na productiedatum

- ✗ Gebruik LuciPac A3 voor Lumitester Smart, PD-30 of PD-20. Niet voor andere modellen gebruiken.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003 JAPAN
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
 http://www.kikkomana3.com/
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



Scan voor meer info over het A3 Hygiënecontrolesysteem

